

n-BuLi 保存マニュアル

2010/12/10

文責 Isshiki Shumpei

操作


下写真を参照して行ってください。

①缶に入って届くので、缶から出し白いキャップを外す（中にあるキャップは外さない！）。

②セプタムを逆さにビンに隙間のないように取り付ける。

①

②

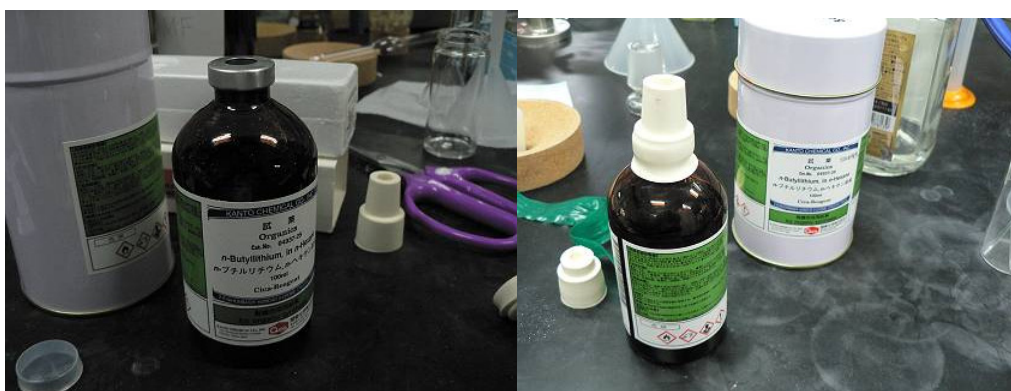


③セプタムの付け根に細い針金を巻き、ペンチでしっかり縛る。

④針金の上からカラーテープを巻く。

③

④

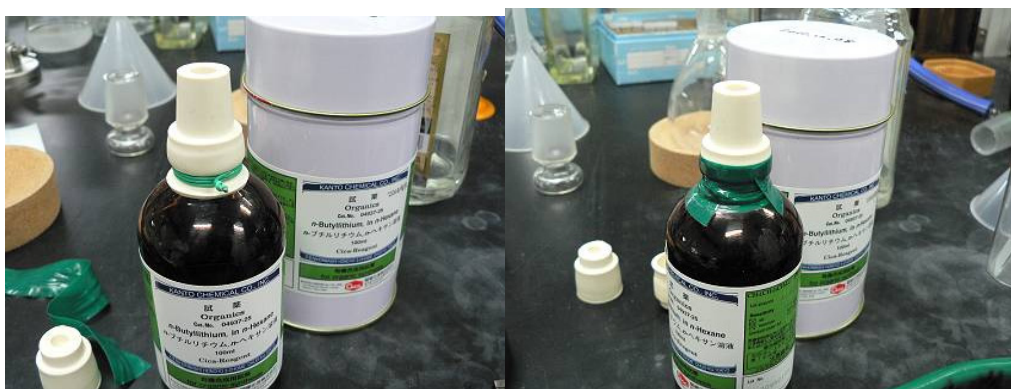

⑤セプタムの上をシリンジが刺しやすいようにハサミで切り取る。

⑥その上からさらにセプタムを逆さに重ねる。

⑦パラフィルムを巻く。

⑤



⑥



⑦



⑧缶のそこにシリカをつめ、ビンを入れる。

⑨缶にカラーテープを巻き、冷蔵保存。

使用時

パラフィルムをとり、**一番外のセプタムをひとつ外して使用。**

窒素の風船および、シリンジの針は極細のものを使用する事。

セプタムの穴が大きくなった場合には、再度新しいセプタムを使って①～⑦を行う事。